

Notice d'utilisation

Tube de dessiccation

Français (FR)

Ce document est un complément au manuel d'utilisation Varispenser® 2 et Varispenser® 2x et ne le remplace pas. Lisez donc également le manuel d'utilisation. La version actuelle du manuel d'utilisation se trouve sur Internet sous www.eppendorf.com/manuals.

1 Désignation

1.1 Aperçu des produits

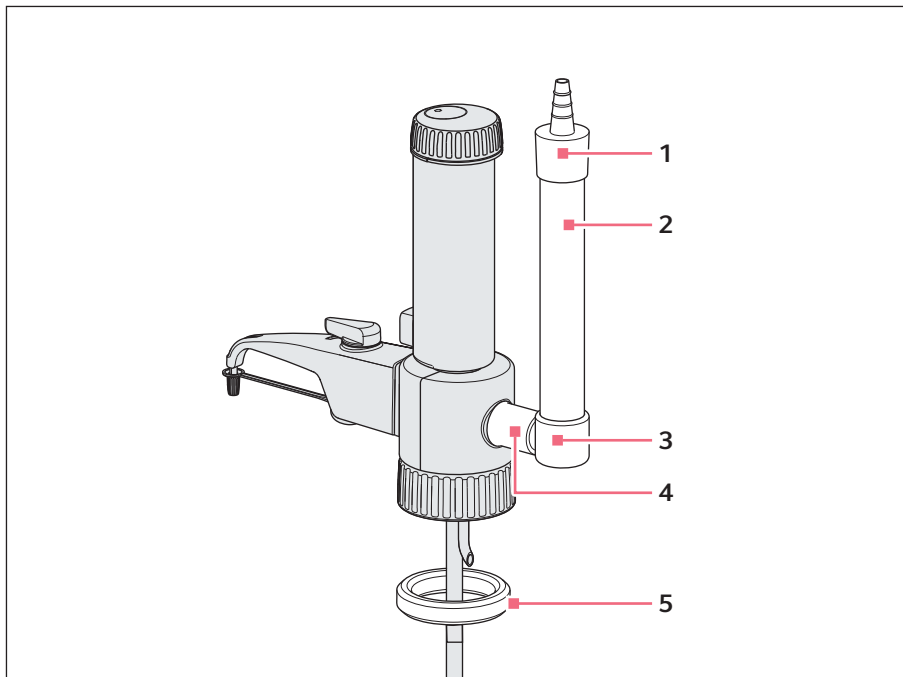


Fig. 1: Pièces incluses dans la livraison et exemple de montage sur Varispenser 2x

1 Fermeture du tube de dessiccation

2 Tube

3 Tube de dessiccation-partie basse

4 Tube de distance

5 Anneau d'étanchéité pour acides fumants

1.2 Caractéristiques du produit


Le tube de dessiccation protège les liquides sensibles du CO_2 et de l'humidité de l'air. Le tube de dessiccation doit être rempli de dessiccateur approprié.

Sélection du dessiccateur approprié


- Gel de silice, taille d'une particule de 1 mm – 3 mm
- CaCO_2
- Pilules de NaOH, $\varnothing$ de 5 mm, pour l'absorption de CO_2

2 Notice d'utilisation
Tube de dessiccation
Français (FR)


2 Installation
2.1 Montage du tube de dessiccation

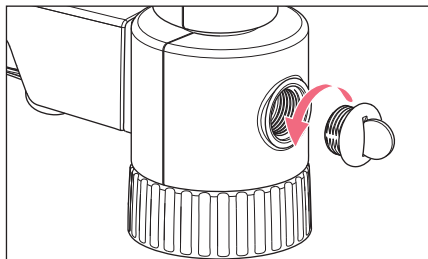


1. Dévisser la vis de ventilation avec une pièce de monnaie.
2. Conserver la vis de ventilation pour le démontage du tube de dessiccation.

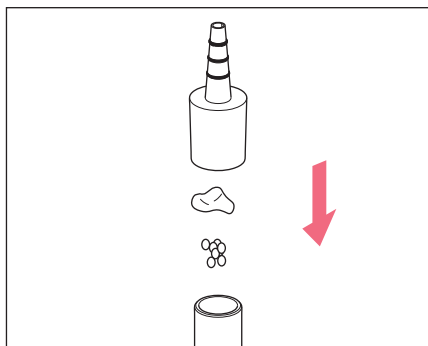

3. Retirer la fermeture du tube de dessiccation.
4. Mettre du dessiccateur et du coton dans le tube de dessiccation.
5. Remettre en place la fermeture du tube de dessiccation.

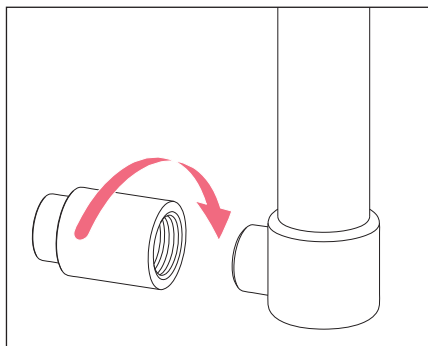


6. Assembler le tube de distance et le tube de dessiccation.

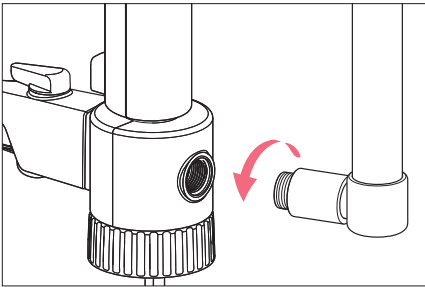

7. Visser le tube de distance avec le tube de dessiccation dans l'ouverture de ventilation. Si nécessaire, étanchéifier le filetage du tube de distance avec du ruban PTFE.

3 Nomenclature de commande

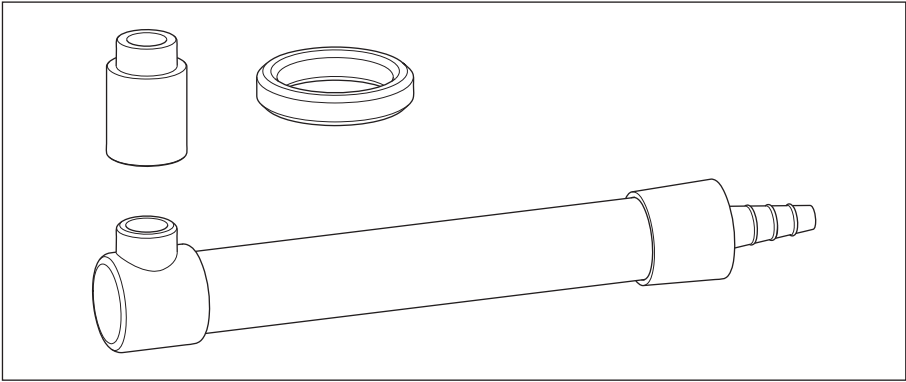

Réf. (International)	Réf. (Amérique du Nord)	Description
4966 509.002	4966509002	Tube de séchage sans remplissage, avec rondelles d'étanchéité (PTFE)

Notice d'utilisation
Tube de dessiccation
Français (FR)

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · Barkhausenweg 1 · 22339 Hamburg · Germany
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com